

Binder培养箱安装准备要求

准备条件一：仪器外包装状况：

A：仪器送达时，检查包装箱外部否有破损。如到货时已有破损请立即通知我司，联系电话：010-64869259。

B：除非事先有约定，在未告我司的情况下，请不要擅自打开仪器包装箱。如果您在我们服务工程师安装仪器前打开了仪器包装箱，其中任何部件损坏或丢失都不在保修范围内。

准备条件二：实验室环境，温湿度要求：

A：温度要求：保持实验室温度在18℃到30℃之间，室温过高会影响仪器的均匀性。

B：湿度要求：空气相对湿度不能超过70%。

C：位置要求：仪器的要水平摆放，仪器左右两则以及背后需要留出至少25cm 的间隙

准备条件三：仪器技术参数

型号	宽 (mm)	高 (mm)	深 (mm)	净重 (kg)	电压 (V)	功率 (W)
BD240	1034	822	745	104	230	675

准备条件四：实验室电源要求

A：输入电压230或400伏，电压波动小于10%，如未能满足要求，请配置功率足够的交流

净化稳压电源或在线UPS不间断电源，以保证仪器的正常使用。

B：供仪器使用的电源插座必须良好接地。使用万用表交流电压档测量供电线路零线（N）

和地线（G）间电压值，测量方法如图 1 所示，要求此电压值稳定且小于 1V。

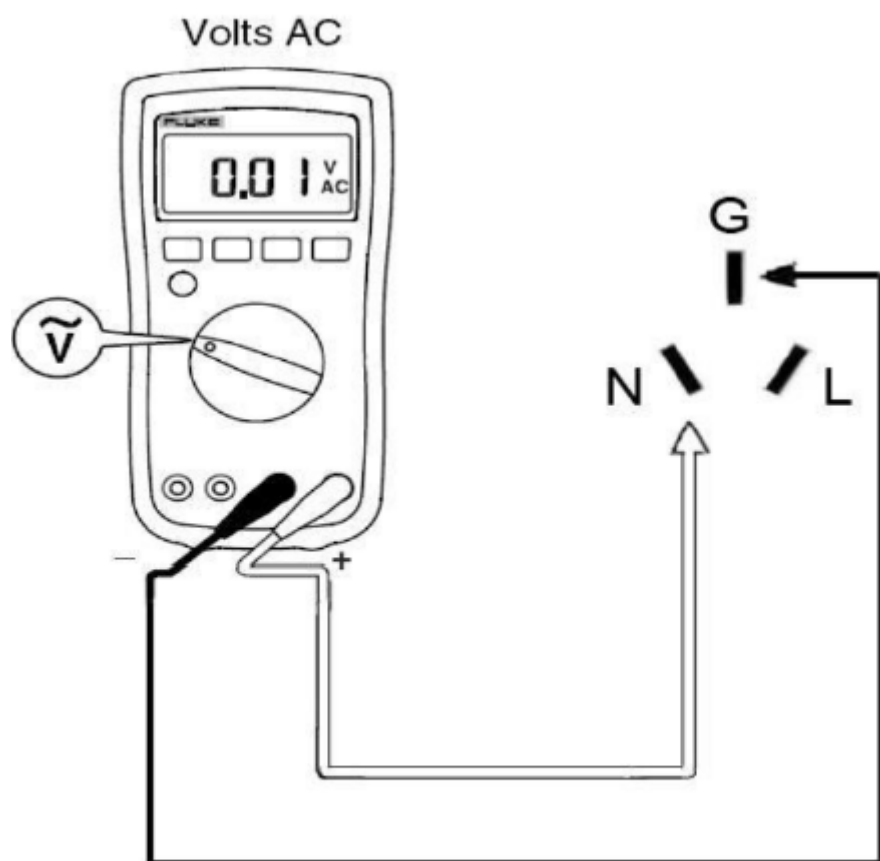


图1. N-G电压测试方法

注意！

如果测试结果此电压值大于1V，可能由于接地不良所致。建议请电工进行整改；

如果测试结果此电压值为0.00V，可能存在地线和零线短接。建议请电工排查以消除安全隐患，避免人身伤害。